

保守点検手順書

製品名：分析化学天秤

型 式：Sartorius MSU225S-100-DI

次の保守点検を行い、別紙の点検成績書（参考様式）を提出する。

点検調整項目

- 1 外観及び機能
- 2 環 境
- 3 精度検査
 - 1) 繰返し性（再現性）
 - 2) 感度・直線性
 - 3) 偏置荷重

点検成績書

管理番号：11003016

点検日： 年 月 日

型式：sartorius MSU225S-100-DI

作業者：

機体番号：27401715

点検項目	合格基準	評価/測定値	結果
外観及び機能	外観、表示機能、CAL 機能、 水準器、レンジ切替機能、ダストカバー の評価が可以上であること		可 否
環 境	清掃の状況、振動の影響、設置台、 風の影響、温度・湿度 の評価が可以上であること		可 否
精度検査	繰返し性（再現性） 100 g ± 0.06 mg 以内		可 否
	感度・直線性 50 g、100 g、150 g、200 g ± 0.20 mg 以内		可 否
	偏置荷重 100 g ± 0.30 mg 以内		可 否

<処置>