

保守点検手順書

製品名：上皿天秤

型 式：オラートレト[®] AG-245

次の保守点検を行い、別紙の点検成績書（参考様式）を提出する。

点検調整項目

- 1 外観及び機能
- 2 環 境
- 3 精度検査
 - 1) 繰返し性（再現性）
 - 2) 感度・直線性
 - 3) 偏置荷重

点検成績書

管理番号：99007488

点検日： 年 月 日

型 式：オラートレド AG-245

作業者： _____

機体番号：1117300714

点検項目	合格基準	評価／測定値	結果
外観及び機能	外観、表示機能、CAL機能、 水準器、レンジ切替機能、ダストカバー の評価が可以上であること		可 否
環 境	清掃の状況、振動の影響、設置台 風の影響、温度・湿度 の評価が可以上であること		可 否
精度検査	繰返し性（再現性） 小レンジ 500 mg ±0.01 mg 以内 大レンジ 10 g ±0.02 mg 以内		可 否
	感度・直線性 小レンジ 500 mg、1 g、2 g、5 g ±0.01 mg 以内 大レンジ 5 g、10 g、20 g、30 g ±0.08 mg 以内		可 否
	偏置荷重 10 g ±0.02 g 以内		可 否

<処置>